



Cell Lysis Buffer for Western & IP

Western及免疫沉淀用细胞裂解液

版本号: V220101

货号: E125

保存: 常温

运输: 常温

| 货号 | 规格 |
|---------|--------|
| E125-01 | 100 ml |

【产品概述】

Cell Lysis Buffer for Western & IP 是一种比较温和的细胞和组织裂解液，其主要裂解成分为 1% Triton X-100，可在非变性条件下裂解细胞，提取的蛋白样品适用于 Western blot、IP 和 Co-IP 等实验。温和的裂解方法有利于维持原有的蛋白结构，尤其适合于免疫共沉淀检测蛋白-蛋白间的相互作用，也适用于磷酸化蛋白的 Western 检测。

该产品裂解细胞或组织后，没有非常粘滞的透明状 DNA 团块形成，不必采用超声处理等就可以非常理想地用于后续操作。本品需要和常规的蛋白酶抑制剂联合使用，以达到更好的提取效果；本品已经含有磷酸酶抑制剂，可用于提取磷酸化蛋白。

用本产品提取得到的蛋白样品含有较高浓度的去垢剂，因此不能用 Bradford 法测定样品的蛋白浓度，但可以用 BCA 蛋白浓度测定试剂盒 (Cat#E162) 测定蛋白浓度。

【产品组分】

| 组分名称 | 规格 |
|------------------------------------|--------|
| Cell Lysis Buffer for Western & IP | 100 ml |

【主要成分】

20 mM TrisCl (pH 7.5), 150 mM NaCl, 1% Triton X-100, Sodium Orthovanadate, Sodium Fluoride, EDTA 等。

【保存条件】

室温保存，保质期 12 个月。加入蛋白酶抑制剂后建议适量分装 -20°C 冻存，避免反复冻融。

【使用方法】

用户需自备的试剂: PMSF (Cat#B111)、Aprotinin、Leupeptin、Peptinin，或商品化的蛋白酶抑制剂混合物 (Protease Inhibitor Cocktail)。

1. 室温下使 Cell Lysis Buffer for Western & IP 融解，充分混匀。
2. 取适量 Cell Lysis Buffer for Western & IP，在使用前数分钟内加入终浓度为 1 mM 的 PMSF，并可根据目标蛋白是否易被蛋白酶降解，有选择地加入终浓度为 10 µg/ml 的 Aprotinin、Leupeptin 和/或 Peptinin。加入蛋白酶抑制剂后，建议按需分装后冻存。

注: 如果样品不够新鲜，或者提取的蛋白有被降解的情况，可在此步骤中加入适量的蛋白酶抑制剂 (加入量参看您所使用蛋白酶抑制剂的产品说明)。若在第 1 步后加入了蛋白酶抑制剂，则需要按需分装冻存，避免反复冻融。

3. 根据样品类型进行下述操作:

1) 贴壁培养细胞:

- a. 去除培养液，用 PBS、生理盐水或无血清培养液清洗一遍；如果目标蛋白检测不受血清中蛋白的影响，可以不清洗细胞；
- b. 按照 6 孔板每孔加入 150-250 µl 裂解液的比例加入裂解液，用移液器吹打数下，使裂解液和细胞充分接触，通常细胞可在 1-2 s 裂解。

2) 悬浮培养细胞:

- a. 离心收集细胞，吸除培养基；
- b. 按照每 1×10^6 个细胞加入 150-250 µl 裂解液的比例加入裂解液，用移液器吹打数下，使裂解液和细胞充分接触，通常细胞可在 1-2 s 裂解。



注：加入的裂解液体积可根据细胞密度进行调整，通常通常6孔板每孔细胞只需加入150 μl 裂解液，但如果细胞密度非常高，可以适当加大裂解液的体积到200-250 μl。

3) 组织样品：

- a. 将组织剪切成细小的碎片；
- b. 按照每20 mg 组织加入150-250 μl 裂解液的比例加入裂解液；如果裂解不充分可以适当增加裂解液的用量；如果需要得到高浓度的蛋白样品，可适当减少裂解液的用量；
- c. 使用玻璃匀浆器匀浆，直至充分裂解。

注：对非常细小的组织样品，可不必使用匀浆器；适当剪切后直接加入裂解液裂解，剧烈振荡混匀，使样品充分裂解。

4. 待样品充分裂解后，4℃下10,000-14,000 x g 离心5 min，吸取上清液，直接进行后续的PAGE、Western blot 和免疫沉淀等操作。

【附录】GenStar 各种细胞裂解液的性能比较

| 产 品 名 称 | | RIPA Lysis Buffer (Strong) | RIPA Lysis Buffer (Medium) | RIPA Lysis Buffer (Mild) | NP-40 Buffer | Lysis | Cell Lysis Buffer for Western & IP |
|---------|---------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|-------|------------------------------------|
| 货 号 | | E121-01 | E122-01 | E123-01 | E124-01 | | E125-01 |
| 裂 解 强 度 | | *** | ** | * | * | | * |
| 有 效 成 分 | Triton X-100 | * | - | - | - | | * |
| | NP-40 | - | * | * | * | | - |
| | SDS | * | * | - | - | | - |
| | 蛋白酶抑制剂 | - | - | - | - | | - |
| | 磷酸酯酶抑制剂 | * | * | * | * | | * |
| 用 途 | Western Blot | * | * | * | * | | * |
| | 免疫沉淀 (IP) | * | * | * | * | | * |
| | 免疫共沉淀 (Co-IP) | - | - | * | * | | * |
| | 膜蛋白 | *** | ** | * | * | | * |
| | 胞浆蛋白 | *** | *** | *** | *** | | *** |
| | 核蛋白 | *** | ** | ** | ** | | ** |
| | 磷酸化蛋白 | *** | *** | *** | *** | | *** |
| 兼 容 性 | Bradford法蛋白定量 | - | - | - | - | | - |
| | BCA法蛋白定量 | * | * | * | * | | * |

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。在所有情况下，本公司对此产品所承担的责任，仅限于此产品的价值本身。